

SÜLFİT TESTİ

Suda Sülfid (SO_3^{2-}) Test Kiti (Duyarlık 1 damla =0,5 mg/l Sülfid)

- 1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.Aynı test tüpüne 5 ml'lik enjektör ile 5 ml test edilecek su doldurulur.
 - 2) Numune içeren test tüpüne 4 damla Sülfid-B damlatılır.Tüpün kapağı kapatılarak iyice çalkalanır.
 - 3) Sülfid-C İndikatöründen (Renk Belirteci) 3 damla damlatılır ve iyice çalkalanır.
 - 4) Sülfid-A İndikatörü (Titrasyon Çözeltisi) ile damla damla titre edilir.Her damlada beklenerek renk değişimi kontrol edilir.
 - 5) Mavi renk belirince titrasyona son verilir ve harcanan karışımdan sülfid miktarına geçilir.
- Damla sayısı x 0,5 =mg/l biriminden sülfidi verir.

